



Tuto Tobii - Snapshot et heatmap

1- Prendre une photo de l'affiche à étudier et l'importer sur l'ordinateur


2- Importer snapshot

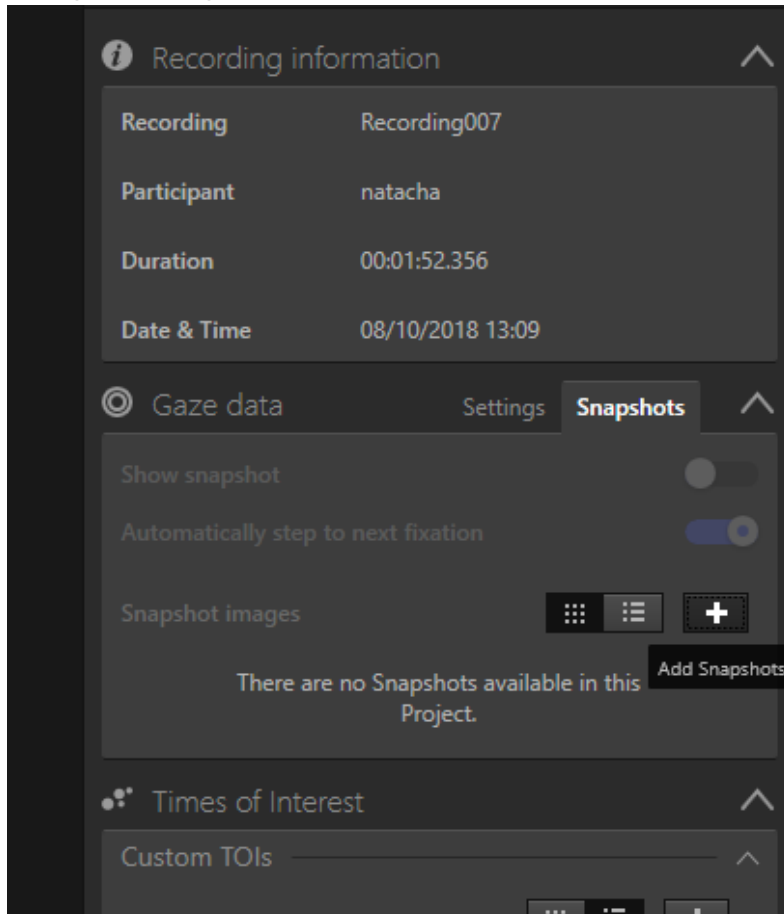

3- Positionner l'enregistrement au début de la zone à étudier

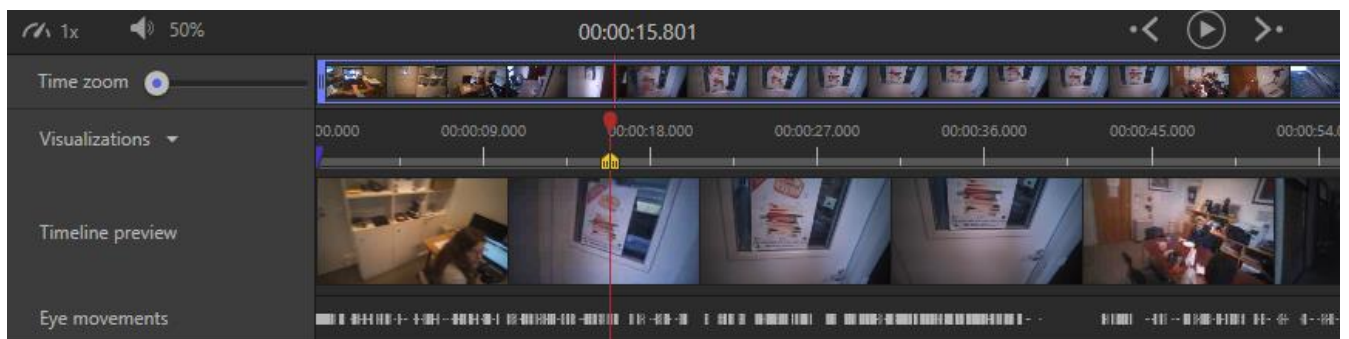


4- Sélectionner l'image dans l'onglet snapshot

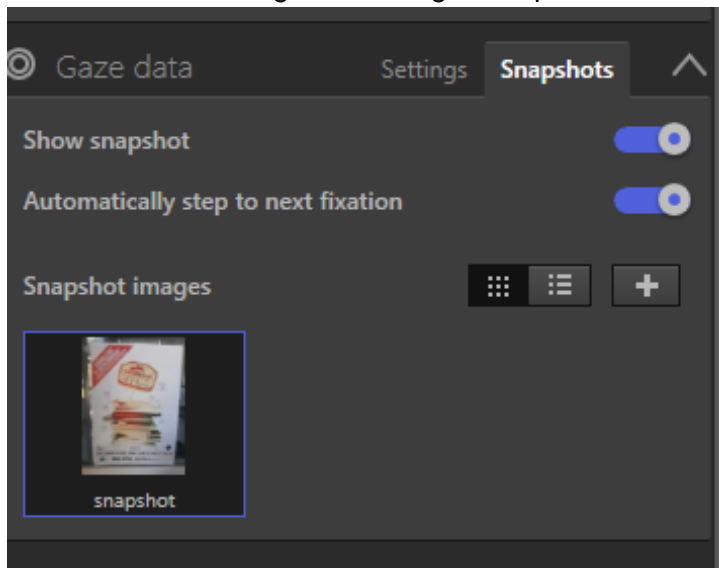

5-Attraper et faire glisser la partie droite du curseur jaune jusqu'à la fin de la zone à étudier


6-Cliquer sur le bouton (...)

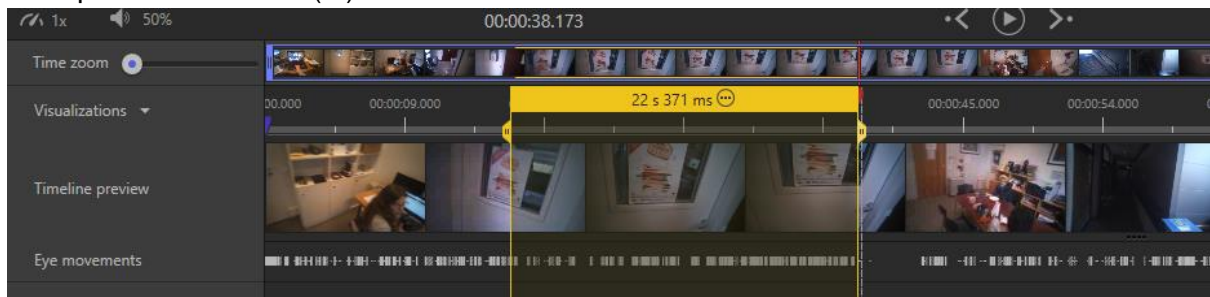


7-Deux options :

-Afficher le snapshot et Mapper manuellement, frame par frame en cliquant sur le snap au même endroit ou la personne.

-Mappage automatique. Le laisser faire tout seul. Vous pouvez retoucher les

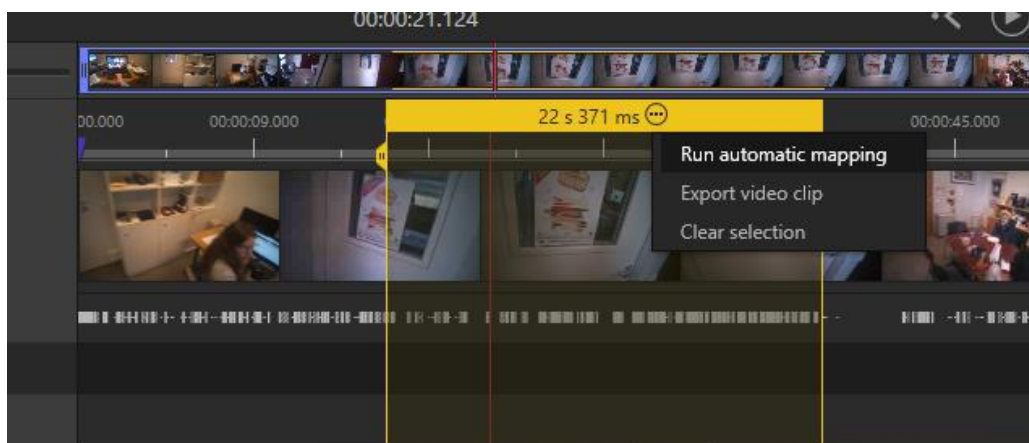

6- Une fois le mappage terminé cliquer sur l'onglet Analyze et cliquer sur Visualizations

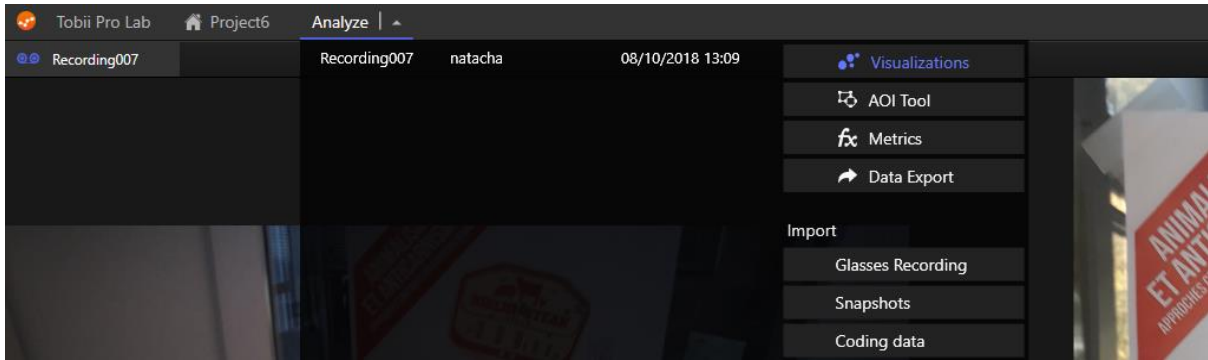

7- Et voilà

